

دستورالعمل فنی دیسپنسر*

کلیات

از این وسیله برای تخلیه سریال (متوالی) یک محلول استفاده می‌کنند.

نحوه نگهداری

معرفه‌هایی که رسوب می‌دهند و یا خورنده هستند نباید در دیسپنسر نگهداری شوند. دیسپنسر را باید مرتب تمیز کرد تا عمل پیستون درست انجام شود. توصیه می‌شود ارزیابی حجم تخلیه شده با پرکردن کوچک‌ترین مزور موجود با حجم مشخص از دیسپنسر بررسی گردد.

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت دیسپنسر مشابه سمپلر است.

در امر کنترل کیفیت دیسپنسر، پیش از هر اقدامی ابتدا باید با استفاده از ابزار سرویس مربوطه مانند روغن، الکل سفید و میله بازکننده انسدادهای احتمالی، نسبت به سرویس دیسپنسر اقدام نمود. در صورت صحت ساختمان فیزیکی دیسپنسر، کنترل کیفی انجام می‌پذیرد.

بررسی دقت و صحت سالی دو بار به دو روش رنگ‌سنجی و با استفاده از رنگ سبیز خوراکی و پارانیتروفنل و روش توزین مشابه سمپلر امکان پذیر است.

میزان عدم صحت و دقت معمولاً برحسب ادعای شرکت‌های سازنده به ترتیب برابر ۱٪ و ۰.۱٪ است.