

دستور العمل استفاده و نگهداری از دستگاه اتوکلاو

- محل قرار گیری اتوکلاو باید مناسب باشد.
- کیفیت برق دستگاه و خطوط تامین کننده آن باید مناسب باشد.
- برای تامین آب مورد نیاز دستگاه باید از آب مقطر استفاده شود ، مگر در مورد دستگاه هایی که سازنده به طور مشخص استفاده از آب مقطر را ممنوع کرده باشد.
- متصدی باید نحوه استفاده صحیح از اتوکلاو را آموخته باشد.
- متصدی باید قبل از استفاده از اتوکلاو از سالم بودن آن اطمینان حاصل کند.
- چمبر دستگاه همواره باید تمیز باشد وجود رسوبات و اجسام ریز در چمبر خطرناک است.
- در صورت سفت شدن پیچ های درب دستگاه ، آسیب دیدن گاسکت ، کثیف شدن چمبر ، خراب شدن فشارسنج از کار افتادن دماسنج و یا مشاهده هر مورد مشکوکی نباید از دستگاه استفاده کرد.
- بارگذاری دستگاه باید مطابق اصول و دستورالعمل های استاندارد باشد.
- استفاده از اندیکاتورهای مناسب جهت حصول اطمینان از صحت کارکرد دستگاه و عمل استریلیزاسیون در هر سیکل کاری الزامی است.
- متصدی در هنگام کار با اتوکلاو باید از لباس مناسب استفاده کند.
- متصدی در هنگام استفاده از اتوکلاو باید در کنار دستگاه حاضر بوده و پیوسته فشار و دمای دستگاه را کنترل نماید.
- پر کردن فرم های لوگ بوک در هر سیکل کاری الزامی است.
- انجام برنامه سرویس دوره ای اتوکلاو الزامی است.
- متصدی به هیچ عنوان اجازه دستکاری دستگاه را ندارد.
- متصدی در صورت مشاهده هر ایرادی در دستگاه باید آن را خاموش کرده و مسئول مربوطه و یا پرسنل تعمیر و نگهداری را مطلع گرداند.
- متصدی در هنگام استفاده از اتوکلاو باید در کنار دستگاه حاضر بوده و پیوسته فشار و دمای دستگاه را کنترل نماید.

واحد تجهیزات پزشکی

دانشکده پزشکی